

Mesurer un volume à l'aide d'une éprouvette graduée

On pose l'éprouvette sur la table.

On verse le liquide dans l'éprouvette à l'aide d'une pissette ou d'un bécher.

On repère l'unité de volume indiquée en haut de l'éprouvette.

On détermine le volume correspondant à une division.

On place son œil au niveau du bas du ménisque et on lit la valeur.



On convertit si nécessaire.



From:
<https://www.physix.fr/dokuwiki/> - **Physix.fr**

Permanent link:
https://www.physix.fr/dokuwiki/doku.php?id=methodes:mesure_de_volume

Last update: **2020/07/24 03:31**

